

# METRIA

## Manual de instrucciones del termohigrómetro digital para frigoríficos/congeladores

Modelo No. **C602**

### 1 Especificaciones:

- Rango de temperatura:
  - a. Interior: -10 °C ~ +50 °C (+14 °F ~ +122 °F)
  - b. Exterior: -40 °C ~ +70 °C (-40 °F ~ +158 °F)
- Rango de humedad: Interior 20 % RH ~ 90 % RH
- Fuente de alimentación: 1.5V (AG13) x 1

### 2 Funciones:

- Visualización de temperatura y humedad (modo alternativo de temperatura interior/exterior)
- Función de alarma de temperatura más alta/más baja (ajuste por defecto: 28 °C la más alta; 18 °C la más baja)
- Ajuste aleatorio del rango de alarma de temperatura
- Unidad de temperatura cambiabile entre °C / °F
- Indicador luminoso LED de alarma

### 3 Operaciones:

3-1 Abra la tapa del compartimento de la pila, inserte la pila y cierre la tapa para encender el medidor.

3-2 Funciones de los botones:

[SET]: Ajuste el rango de alarma de temperatura más alto y más bajo.

[+]: Aumenta el valor del ajuste.

[-]: Disminuye el valor del ajuste.

[°C/°F]: Cambia la unidad de temperatura entre Celsius (°C) y Fahrenheit (°F).

[IN/OUT]: Alterna la visualización entre la temperatura interior y exterior.

3-3 En el modo por defecto, mantenga pulsado [SET] durante 2 segundos para entrar en el modo de ajuste del rango de alarma de temperatura. El valor alrededor de "SET Hi." (el valor más alto de alarma de temperatura) parpadeará. Pulse [+] o [-] para aumentar o disminuir el valor más alto de alarma de temperatura. A continuación, pulse [SET] una vez para pasar al ajuste del valor de alarma de temperatura más bajo. El valor alrededor de "SET Lo." (el valor de alarma de temperatura más bajo) parpadeará. Pulse [+] o [-] para aumentar o disminuir el valor de alarma de temperatura más

bajo. Finalmente, pulse [SET] una vez para confirmar el ajuste.

3-4 Gire el interruptor [IN/OUT] a la posición "IN" para visualizar la temperatura interior y el rango de alarma de la temperatura interior. Gire el interruptor [IN/OUT] a "OUT" para visualizar la temperatura exterior y el rango de alarma de temperatura exterior.

3-5 Al cambiar el interruptor [IN/OUT], la temperatura mostrada en la pantalla cambiará entre interior y exterior en 10 segundos.

3-6 Cuando la temperatura sobrepasa el rango ajustado (más alta que la temperatura alrededor de "SET Hi." o más baja que la temperatura alrededor de "SET Lo."), la alarma sonará con una luz LED durante 10 segundos. Al mismo tiempo, la temperatura alrededor de "SET Hi." o "SET Lo." que haya ajustado parpadeará. Pulse cualquier botón para detener el sonido y la luz. Si la temperatura continúa yendo más allá del rango que usted fijó, la alarma con luz ocurrirá cada hora.

#### 4 Precauciones:

4-1 Si aparece alguna indicación anormal, extraiga la pila del compartimento de la pila durante 2 segundos y vuelva a insertarla.

4-2 Elimine la pila sustituida de acuerdo con la legislación vigente.

4-3 No nos hacemos responsables de los cambios técnicos realizados en este medidor.