



Aspirateur manuel pour pipettes **EASY 8**

UTILISATION

1. Insérer la pipette dans l'embout de l'aspirateur manuel.

& Les pipettes et les aspirateurs ont différentes dimensions. S'assurer que les volumes correspondent correctement (par ex, choisir un aspirateur de 10 ml pour une pipette de 5 ou 10ml)

2. Utiliser la molette pour lever le piston de 5 mm environ avant d'insérer la pipette dans le liquide à prélever.

& Cette étape est obligatoire afin de créer une pression d'air supplémentaire pour expulser le liquide.

3. Placer la pointe conique de la pipette dans le liquide à prélever. La pointe doit être immergée durant tout le pipetage.
4. Maintenir le dispositif d'une main et placer le pouce sur la molette.

5. Avec le pouce, faire tourner la molette pour commencer à remplir la pipette. Procéder avec précaution pour atteindre le volume désiré.

6. Retirer la pointe de la pipette du liquide et le verser dans le récipient choisi.

7. Vous pouvez vider le liquide rapidement en appuyant sur le levier ou utiliser la molette en la faisant tourner avec le pouce tout en enfonçant le piston jusqu'au bout.

Grâce à la pression d'air supplémentaire créée avant l'aspiration, le contenu de la pipette est totalement vidé.

MAINTENANCE

Pour maintenir une bonne étanchéité et le bon fonctionnement du piston, il est recommandé de lubrifier le joint du piston régulièrement avec de la graisse de silicone, en procédant comme suit :

- 1) Tirer la cheville et retirer la molette
- 2) Retirer le piston et le joint.
- 3) Graisser le joint du piston.
- 4) Réassembler dans l'ordre inverse.

AVERTISSEMENT

Des précautions extrêmes doivent être prises lors de l'insertion de pipettes en verre en raison du risque de casse. Pour retirer la pipette, la tirer légèrement.